X-ray Diffraction XRD 操作手册



機台位置:綜合大樓 132 XRD 實驗室

管理老師:劉定宇 教授

管理實驗室: 奈米科學與生醫界面 實驗

室實驗室分機:6337

目錄

1.	填寫使用紀錄簿	. 3
2.	檢查冷卻水水流	. 3
3.	升電流	. 3
4.	放置試片	. 4
5.	選擇 Program 及設計分析參數。	. 5
6.	另存 Program 檔案	. 6
7.	開始檢測	. 6
8.	存檔	. 7
9.	结束	. 8

XRD 操作流程

1. 填寫使用紀錄簿


使用前請先填寫使用紀錄簿,日期、時間、指導老師、試片成份、使用模組、使用狀況。



使用紀錄簿

2. 檢查冷卻水水流


使用前需先檢查機台冷卻水之水流量(3.8~6),如未達標準請檢察冷卻機水位,水位需淹過冷凝管,沒有淹過請自行加入 RO 水進去,如水流量依舊未提升請通知管理者。

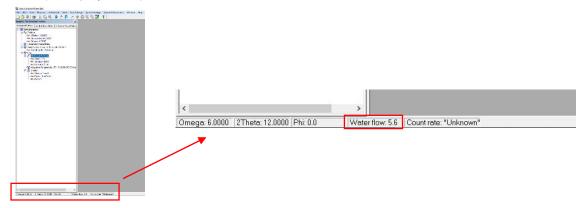

3. 升電流

(XRD 機台以及分析軟體(Data Collector)保持開啟不關閉的狀態)

步驟:Diffractometer 表單 \to X-ray \to Generator:Spellman \to Current 點開會出現新視窗,將 Current (mA) 提升至 30~40 mA \to Apply 即完成升電流。

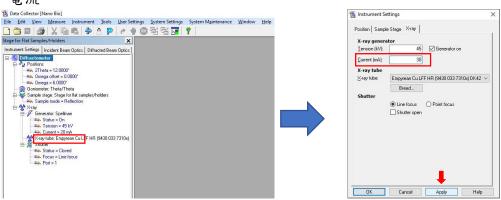

4. 放置試片

將試片放置於機台載座。


步驟:將機台門打開需按 UNLOCK DOORS 再將門拉開,請勿直接開門
→ 載座有彈簧夾具,將夾具拉開並把試片放入夾妥(如試片太薄可在下方加一片
玻璃以讓試片穩定 → 結束後關上門(輕輕帶上)。



機台上操作按鍵




載座夾具

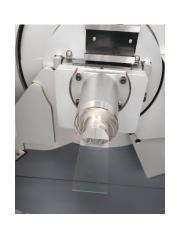

試片放置樣子


5. 選擇 Program 及設計分析參數。 開啟一個原始的 Program 後,依照分析需求更改參數。

步驟: File → Open Program → Browse → Data(D)/Program/4435 → 選取分析用的 Program(Powder, Thin film, Low angle)

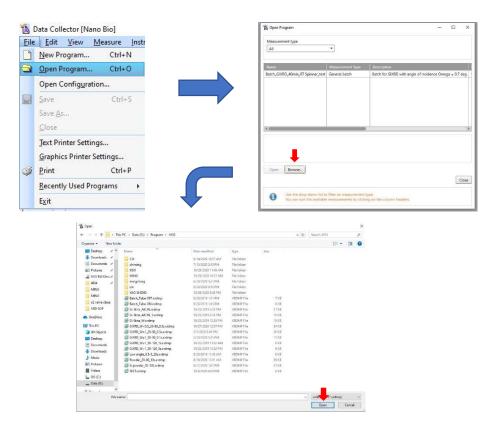

開啟一個新的 Program 後,設定分析參數。


步驟:依分析需求更改參數 → 增強強度(Settings → Soller slit →於下拉表 單選取 None → Apply)

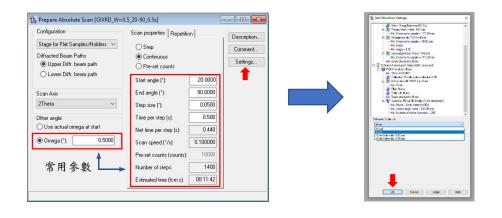

6. 另存 Program 檔案

將設定好的 Program 另存檔案於各自實驗室資料夾,請勿直接存檔覆蓋調原始檔案。


步驟: 於更改完 Program 的畫面直接點選 File \rightarrow Save As \rightarrow 於各自實驗室資料夾。

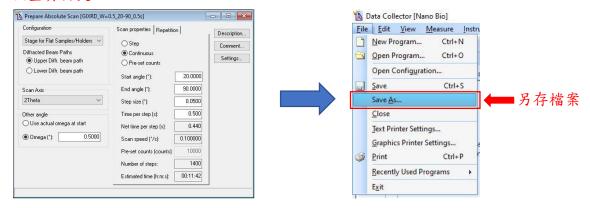

7. 開始檢測

選擇設定好的 Program ,更改存檔位置即可開始打試片。


步驟: Measure \rightarrow Program \rightarrow Browse \rightarrow 選取設定好之 Program \rightarrow 點選資料夾圖案並更改存檔位置(OS(C:)/XRD Data/實驗室分機) \rightarrow 按下 Start 頁面 OK 機台就開始量測(請在之前確定好試片)。

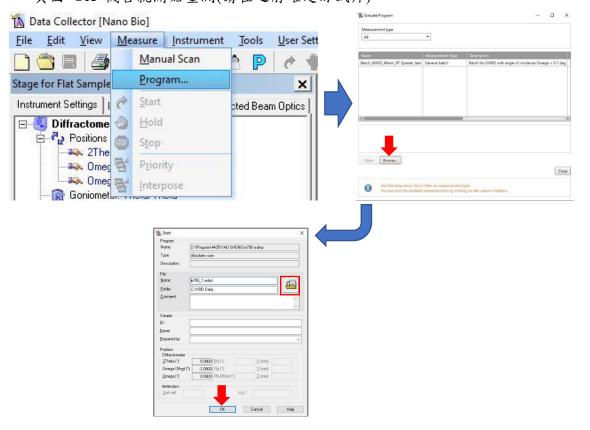

8. 存檔

量測結束後的檔案須轉為文字檔

步驟:點開分析完的檔案(.xrdml) \rightarrow Data Viewer 會自動開啟 \rightarrow File \rightarrow Convert \rightarrow 選取所要檔案類型即可轉檔。

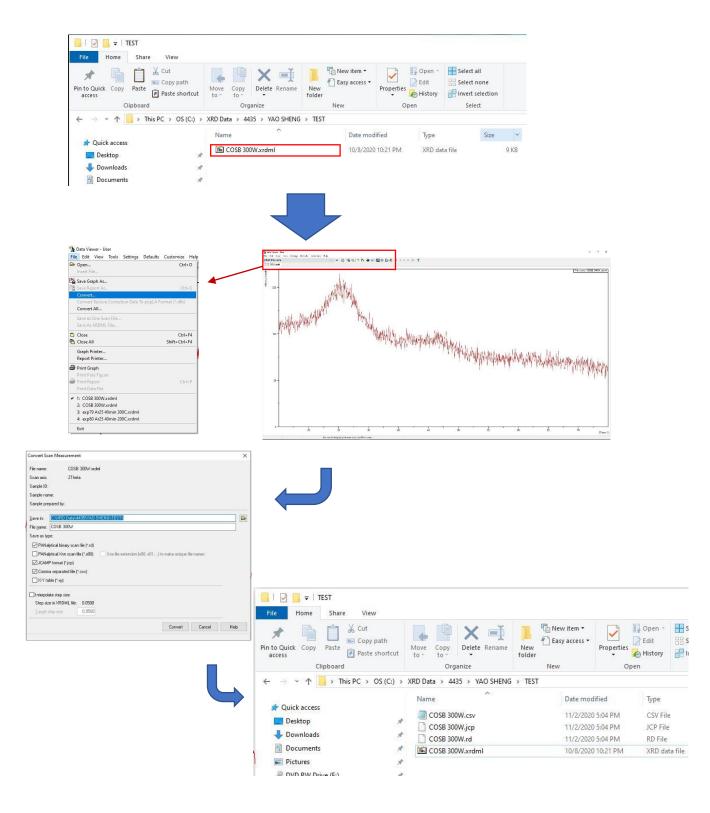

9. 結束

結束分析,請將一切復原至初始狀態

步驟:試片取出 \rightarrow 其餘開啟檔案關閉(分析軟體 Data Collector 請勿關閉) \rightarrow 降電流(重複第三步,電流調整至 $20\,\text{mA})$ \rightarrow 填寫使用紀錄簿結束時間 及機台使用狀況。

XRD(EMPYREAN)機台預約使用規範

- 1. 必須通過原(舊)XRD 機台資格認證。
- 2. 通過新 XRD 機台資格認證。
- 3. 碩士(含)以上方可使用,大學部禁止使用。
- 4. 依照證照可使用時間如下:08:00-12:00、12:00-16:00、16:00-20:00、20:00-22:00
- 5. 預約後,因故不使用者,須立即註銷預約登記。未按規定註銷預約登記者經查獲者,第一次停權二週,第二次停權二個月,第三次取消認證資格。
- 6. 預約以週為單位,每週五下午1點前張貼於門口開放其下禮拜預約。
- 7. 每人以每週8小時為限,無人預約時段已先簽到者優先,但單次限定4小時, 後續時間如無人使用時,可延續其時間。如遇到特殊情況預先使用,煩自找 已簽到者協調。

注意事項:

- 務必填寫使用紀錄本,未填寫者第一次警告,第二次停權二週,累犯二次以上者取消其認證資格。
- 2. 注意冰水機之界線,需在4.8-6之間,低於常數請通報管理者。
- 3. 機台介面使用完請勿關閉,維持該介面即可。
- 4. 該機台門屬於電磁閥開啟,務必正確使用,如損壞需全部賠償並永久停權。

負責實驗室:劉定宇老師實驗室

實驗室分機:6337